


[®] *Pachane*

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA 1000



A background image of a laboratory setting. In the foreground, a person wearing a white lab coat, blue gloves, and a face mask is using a pipette. In the background, another person in a lab coat and mask is looking through a microscope. The scene is brightly lit, and the overall tone is professional and clean.

**LIMPEZA
E SEGURANÇA
É DISSO QUE
ESTAMOS FALANDO**

PRINCÍPIOS DO FLUXO LAMINAR


Cabine de Descarte de Maravalha Pachane

Protege o operador de particulados aéreos gerados durante o descarte de maravalha. O ar ambiente é puxado para a frente do equipamento, prevenindo aerossóis de escaparem para o laboratório.

Antes de deixar o equipamento, 100% do ar passa por um pré-filtro, que remove partículas grandes, e depois por um filtro (HEPA), protegendo o ambiente. Um filtro descartável de carbono ativado e alumínio, montado no topo do equipamento, retira odores e outros contaminantes gasosos.

Promove um sistema conveniente e móvel para o descarte de maravalha usado para forrageamento animal. Seu tamanho compacto permite sua instalação em espaços apertados, mas sua ampla abertura de acesso possibilita movimentação livre do operador.

Em seu espaço interno é possível acomodar gaiolas de ratos, hamsters e camundongos. O compartimento de descarte acomoda latas de lixo de até 150 litros. A plataforma em rodízio trava seguramente o recipiente de descarte para facilitar seu transporte.

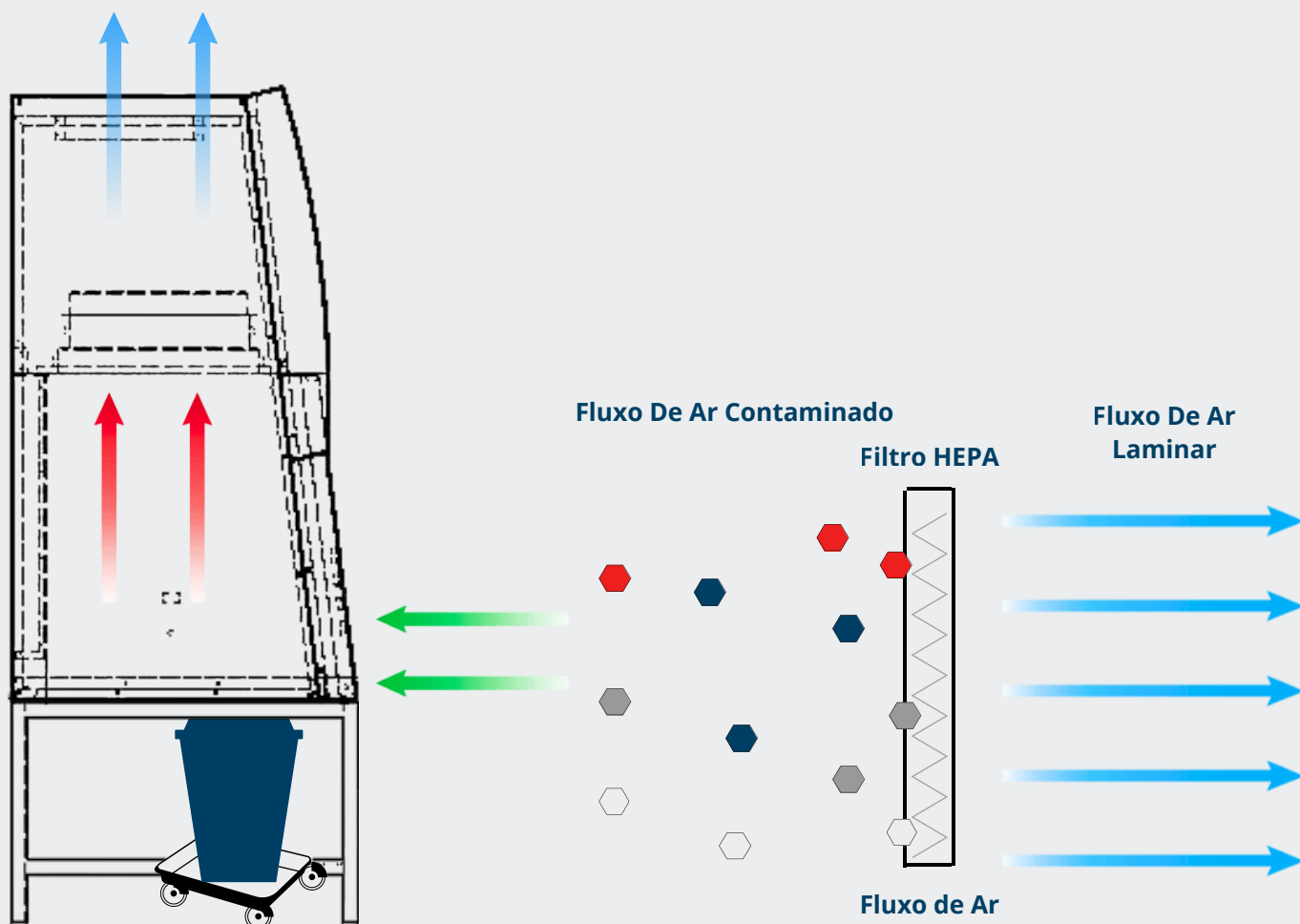

CABINE DE DESCARTE DE MARAVALHA

100% DE EXAUSTÃO DO AR - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA LIMPEZA DE GAIOLAS E DESCARTE DE MARAVALHA

A Cabine de Descarte de Maravalha promove um sistema conveniente e móvel para o descarte de maravalha usado para forramento animal. Seu tamanho compacto permite sua instalação em espaços apertados, mas sua ampla abertura de acesso possibilita movimentação livre do operador. Em seu espaço interno é possível acomodar gaiolas de ratos, hamsters e camundongos. O compartimento de descarte acomoda latas de lixo de até 150 litros. A plataforma em rodízio trava seguramente o recipiente de descarte para facilitar seu transporte.

TODOS OS MODELOS APRESENTAM:

- Pré-filtro classe G4 sintético e filtro de carvão ativado para remoção de odores e contaminantes gasosos.
- Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm
- Filtro de Carvão Ativado
- Lâmpada Led
- Três interruptores individuais (geral, motor, lâmpada fluorescente)
- Base em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, equipada com rodízios giratórios com freio.
- Recipiente para descarte em PVC
- Base para recipiente de PVC com rodízios giratórios

OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS)

- Base com altura ajustável construída em aço carbono, dotada de rodízios giratórios com freio.
- Certificado de conformidade do ar e integridade (validação na fábrica):
- Kit controlador eletrônico
- Sistema de alarme audiovisual para saturação do filtro.
- Manômetro diferencial de pressão.
- Horímetro para lâmpada UV.
- Horímetro para contagem de horas do equipamento.
- Timer para lâmpada UV.



RECURSOS LINHA

1000 ALUMÍNIO:

- Construída em alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi
- Área de trabalho toda em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza.
- Vidro temperado duplo tipo “guilhotina”(sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição, com inclinação de 5°(melhor conforto para o operador diminuindo reflexos)




PROTEGE:

- ✓ AMOSTRA
- ✓ AMBIENTE
- ✓ USUÁRIO

DISPONIBILIZAMOS A LINHA 900 NAS VERSÕES ECO E INOX



DADOS DIMENSIONAIS

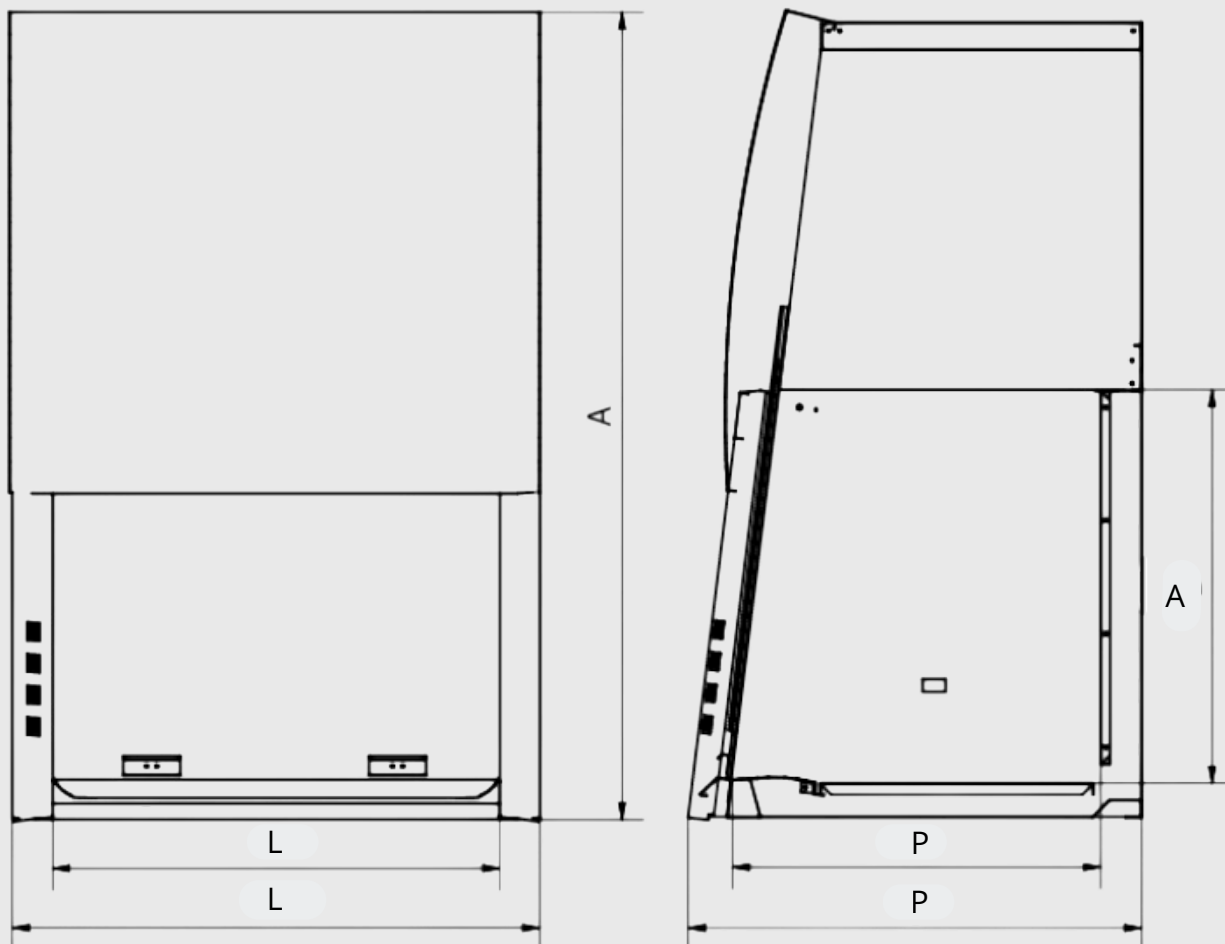

MODELO	PA 1010	PA 1020
DIMENSÕES EXTERNAS - SEM BASE L x P x A mm	1140 X 750 X 1430	1440 x 750 x 1430
DIMENSÕES DA ÁREA INTERNA L x P x A mm	940 x 665 x 610	940 x 665 x 610
DIMENSÕES EXTERNAS - COM BASE L x P x A mm	1140 x 750 x 2220	1440 x 750 x 1250


A Pachane pode fazer adaptações nos equipamentos de acordo com sua necessidade.




PARA UMA SÉRIE DE DESAFIOS,
UM MUNDO DE SOLUÇÕES.



MD Serviços Ltda

 Av. Professor Benedito de Andrade, 765
Unileste, Piracicaba SP, 13422-000

 19 3429-0700

 pachane@pachane.com.br

 www.pachane.com.br

